

GUIDE

Guide de sélection des Dispenser Tips 3D pour la Multipipette 4780

► Tableau de correspondance entre le réglage de la molette de la Multipipette 4780 Eppendorf, la seringue utilisée et le volume distribué



Sélection	1	2	3	4	5
Volume de la seringue	Volume distribué (µl)				
0,5 ml	10	20	30	40	50
1,25 ml	25	50	75	100	125
2,5 ml	50	100	150	200	250
5,0 ml	100	200	300	400	500
12,5 ml	250	500	750	1000	1250
25 ml	500	1000	1500	2000	2500
50 ml	1000	2000	3000	4000	5000